

通用型快速封闭液说明书

产品简介

通用型快速封闭液可用于多种免疫检测实验（WB、IHC、ELISA、Immunofluorescence）的封闭，与传统封闭组份相比，本产品封闭效率更高，背景更低，且不含动物源性无蛋白成份，从而避免某些潜在的干扰。

使用方法

根据具体实验步骤，替代传统封闭液使用，具体用量可与传统封闭液等同。相较于传统封闭成份，本产品封闭效率更高，封闭后的背景更低。如在 WB 试验中通常使用 BSA 或脱脂奶粉封闭 30min，而本产品封闭 10min 即可获得更低的检测背景。其他实验根据样本和抗体效价的不同可在兼顾结果与效率的同时选择合适的封闭时间。

注意事项：1、如出现封闭效果不佳的情况，可换用传统封闭物进行封闭。2、不可作为抗体稀释液使用。

贮存条件

4℃保存。

包装规格

100mL, 500ml

