

ECL 化学发光试剂盒

产品简介

ECL 化学发光试剂盒是我公司研发的用于检测 HRP 或其标记产物的化学发光试剂，可用于 western blot 或 ELISA 等实验的检测。分为普通型 ECL 化学发光试剂盒（高质量鲁米诺底物）和增强型 ECL 化学发光试剂盒（采用更稳定、发光量子产率更高的反应底物）。两款试剂盒发光强度均可以稳定持续 30min 以上。

使用方法

将 Enhancer Reagent (A) 和 Stabilized Peroxide Reagent (B) 按体积比例 1:1 混合后均匀涂在蛋白印迹膜或按每孔 100 μ L 加入微孔板中，然后放入成像仪或化学发光仪获取结果。普通型 ECL 化学发光试剂盒适用于 Western 检测，增强型 ECL 化学发光试剂盒适用于 Western、CL-ELISA 检测。

注意事项：

本产品请勿与其他品牌产品在一张膜上使用！！否则会严重影响使用效果！

本产品需避光保存，混合好的工作液需现配现用，长时间见光保存会降低化学发光强度，从而影响预期结果。

贮存条件 4°C 保存。

