

TBS 缓冲液 干粉

产品介绍:

TBS 是生物学中常规等渗缓冲液，常用于 western blot 中蛋白印迹膜或配置封闭液，主要成分为 Tris-HCL、氯化钠。

保存条件:

干粉可室温保存；液体保存与 2-8°C

操作:

- 1、干粉倒入 800ML 15-20°C 蒸馏水中，搅拌溶解
- 2、取适量蒸馏水反复冲洗干粉袋内剩余干粉，加入到上一步的溶液中。
- 3、定容 1L

温馨提示:

为了您的安全，使用前，请做好防护。

