

改良型丽春红染色液

产品简介

本产品采用温和配方，无刺激性气味，用于 NC 膜、PVDF 膜上的蛋白检测。

使用方法

将可能负载有蛋白的 NC 膜或 PVDF 膜浸泡在染液中，染至有清晰条带出现，通常需要 2- 5min。染色后的膜可用蒸馏水清洗数次，每次 3-5min，以除去丽春红染料。除去染料后的膜可用于后续实验。

注意事项

- 1、本染液不适用于尼龙膜上的蛋白检测。
- 2、染色前不能用蛋白封闭。
- 3、使用时请做好防护。

贮存条件

室温保存。

包装规格

100mL

