

电泳缓冲液粉剂 (1×)

产品介绍: 本产品为 SDS-PAGE 电泳液粉剂 (1×)。是常用的蛋白电泳缓冲液。

操作流程:

- 1---将本品的外包装袋撕开。
- 2---将袋中的干粉慢慢倒入 600ML 蒸馏水的量杯中搅拌使其溶解。
- 3---将 20ML 左右的蒸馏水加入干粉袋内, 冲洗剩余的干粉, 将冲洗的蒸馏水加入至第 2 步的溶液中, 反复冲洗直至袋内无肉眼可见的颗粒。
- 4---定容至 1L。配置好的液体室温保存即可。

保存条件: RT

注意事项: 为了您安全, 操作时, 请配戴一次性手套, 做好防护

