

甘油明胶封片液

产品简介:

甘油明胶封片液是一种水性封片液，不含剧毒苯酚，可用于常规的各种切片，涂片等的封片。主要有效成分为甘油和明胶。

操作流程:

1---贴壁细胞样品。染色完毕后，吸尽液体，加一滴甘油明胶封片液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡，随后即可在显微镜下观察细胞样品。

2---组织切片。染色完毕后，吸尽液体，加一滴甘油明胶封片液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡，随后即可在显微镜下观察组织切片。

注意事项: 封片液在温度较低时呈固态，使用前须在 37--50℃ 水浴中温育，并在完全溶解后使用。

温馨提示: 为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。

保存温度: 常温运输，-20℃ 保存，短期使用可放 2-8℃。

