

## 噬菌体清除剂(发酵厂房/实验室)

## 产品组成:

50×噬菌体清除剂 I	500ML	1 瓶
30×噬菌体清除剂 II	500ML	1 瓶

## 产品简介:安全更高效杀灭霉菌孢子及细菌芽孢

\*\*噬菌体感染症状自查\*\*

✓液体摇瓶时,先浑浊后突然变清,或有易沉降絮状物(OD 值暴跌)

**৺平板上出现空斑,甚至整板空空** 

√发酵罐上,泡沫异常增多,溶氧急剧上升,pH 有所回升,即使提高补料速度或降低通气转速,溶氧仍然只升不降(像被施了魔法,取样检测 0D 暴跌,镜检无正常胞体,各种奇形怪状碎片)

\*\*冷知识\*\*: 1个噬菌体24小时可增殖到1023个!比全球人口还多1万亿倍!

## 产品优势:

- **1**,本品高效快速杀灭芽孢,霉菌孢子等高抗性微生物,能够全面杀灭细菌, 真菌,所有类型微生物。
- 2,适用范围广,可用于墙壁,地板,空气,设备表面,器皿,实验用水等各个环节的消毒灭菌工作,可通过喷雾,涂抹,擦拭,浸泡等各种方式工作。

TEL: 029-88081325 Email: proandybio@163.com www.proandybio.cn







- 3,稳定性强,产品作用时不受温度,PH,光感等影响消毒效果。
- 4, 杀菌对数值>5, 复合型成分, 协同作用, 杀菌效力远超普通产品。

保存温度: RT

温馨提示:

操作前,做好自身的防护,穿戴手套,实验服。口罩,护目镜等,

使用方法: 先配 50×噬菌体清除剂 I----如配 500ML 喷雾---取本品 10m1+ 纯水 490m1,即可。再喷雾!

**再配 30×噬菌体清除剂 II**---如配 500ML 喷雾---取本品 17m1+483m1 纯水,即可,再喷雾

一天 2 次, 早晚各一次, 喷完后等 30min, 再继续工作, 连续喷 7 天(视情况而定), 即可抑制噬菌体。

