

WB 快速专用洗膜液(10X)

产品简介：

本品研发设计---针对 WB 实验中，不可或缺的洗膜时间过长环节而优化，添加有高分子复合原料，洗脱能力强，可将常规 3x10min 的洗膜时间缩短到 4min，只洗 1 次。极大提高了 WB 效率。

产品优势：

1---洗膜环节时，时间缩短至 4min，只洗 1 次，省时省力省成本。

2---适用：封闭后的洗膜，一抗孵育后的洗膜，二抗孵育后的洗膜。

使用方法：

A---配制 1X 工作液：取本品(10X):纯水=1:9，充分混匀后即可。

B---洗膜条件---将印迹膜放入适量 1X 工作液中，置于摇床上 80rpm，洗膜 3-5min，只洗 1 次即可！严格控制洗膜时间，**每次洗膜时间结束须立即倒弃快速洗膜液，终止洗膜(加入适量纯水浸没印迹膜)**，再继续后面相应的操作！

注意：本品洗膜效率较高，时间延长将造成条带强度损失。

注意事项：

1---洗膜过程中应注意避免印迹膜贴在壁上或叠在一起，建议每次一个洗膜槽中放置 1-3 张印迹膜，否则影响快速洗膜的效率。

2---曝光前必须将印迹膜转移至纯水中终止，此步骤不可省略，如在快速洗膜液中长时间放置将造成条带损失。

3---若目的蛋白表达水平很低，建议将快速洗膜液的洗膜时间缩短至 3min。

4---为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存温度：RT，效期 2 年。

